



## Návod na zachytávání videa z mikroskopu do počítače v učebně J121 pomocí externí stříhové karty AverMedia

1.) připojit externí stříhovou kartu do USB portu na přepínači – viz fotografie

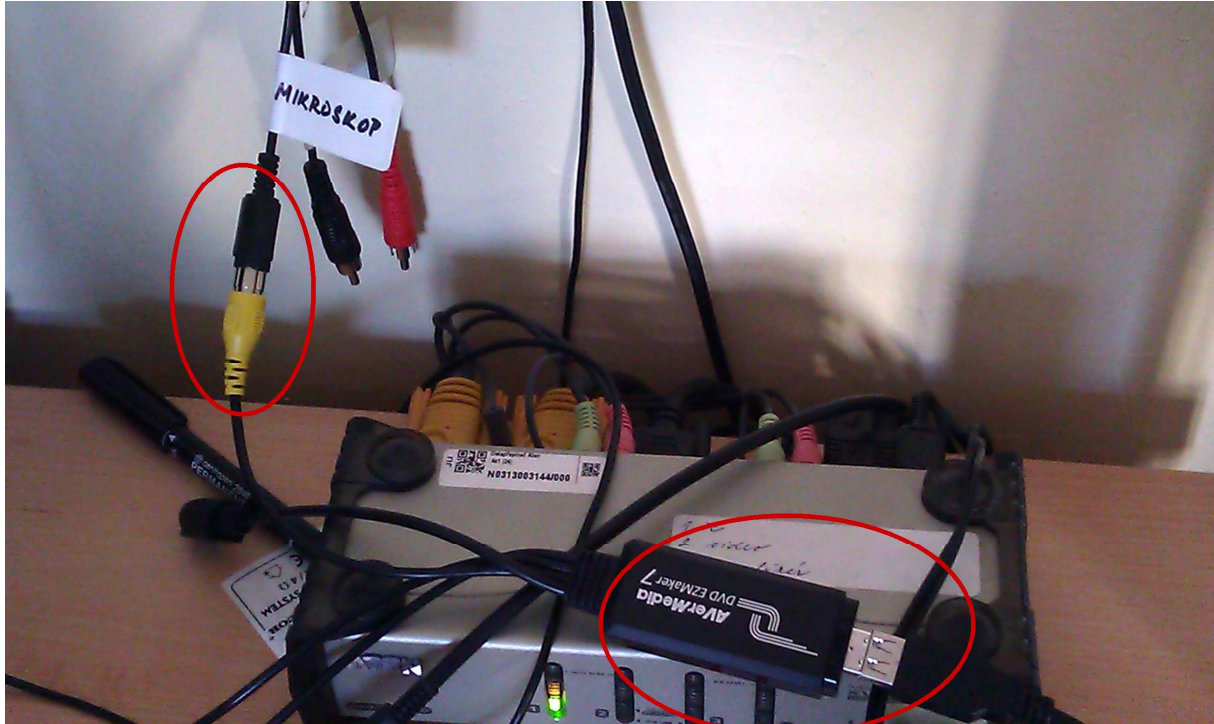


2.) zapnout zdroj signálu (mikroskop, ...)

3.) použít program VLC player, ikona je umístěna na ploše

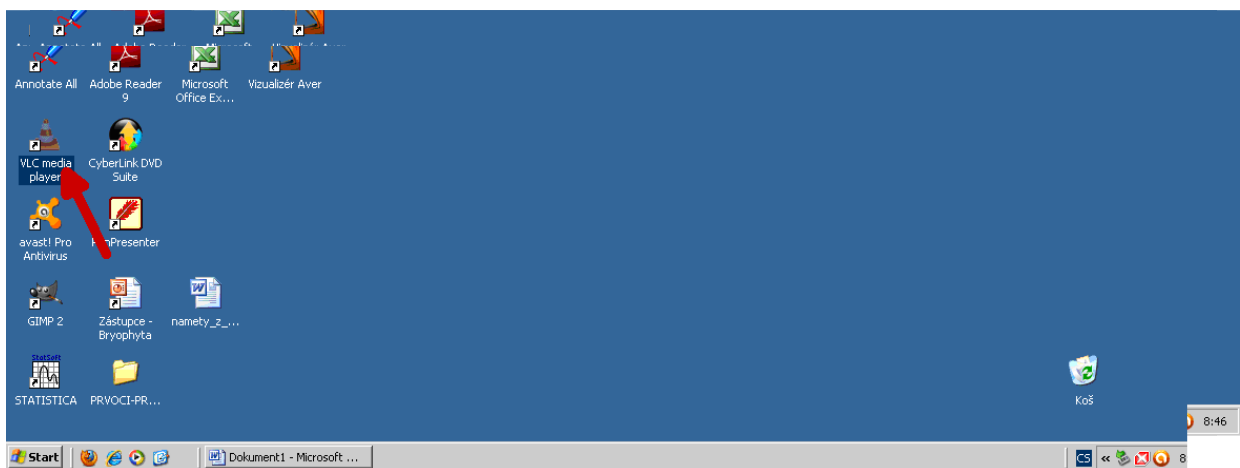

V menu Soubor vybereme položku Média/Otevřít síťový proud nebo CTRL+N a v názvu video zařízení vybereme položku AverMedia USB.



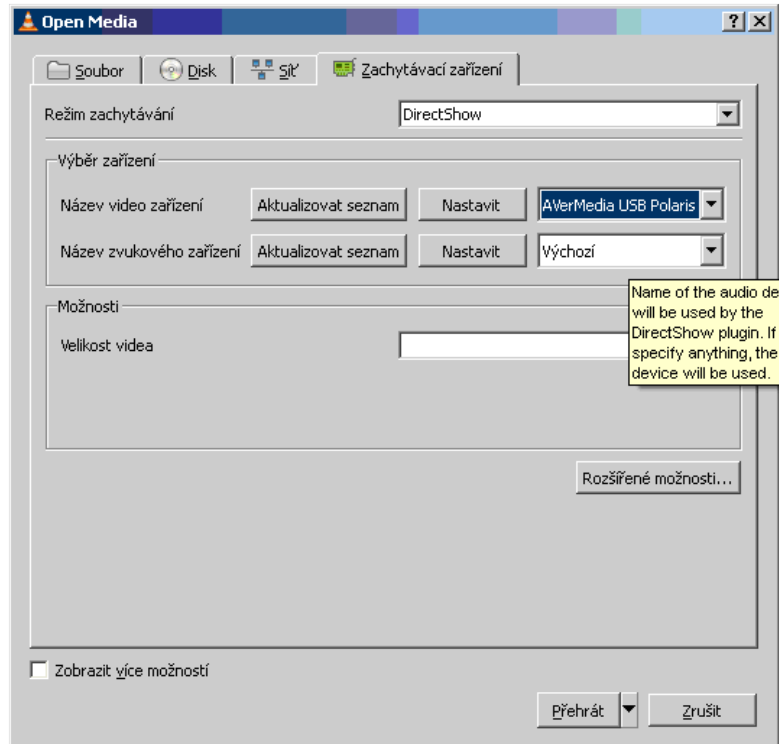

Poté se objeví okno s videem z externího zdroje (například mikroskopu). Zvětšení přes celou obrazovku lze provést dvojklikem levého tlačítka myši anebo klávesou F.  
Pozn.: Pomocí VLC playeru lze i ukládat video na disk.